


# HA-12

Rotor

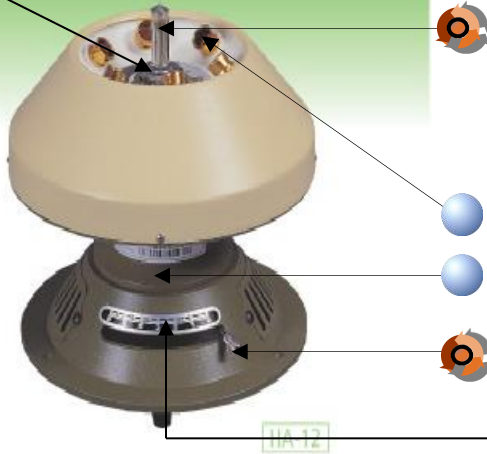

## RPM 게이지

투명한 유리관에 상부에서 하부로 1,000/2,000/3,000RPM 까지의 수치가 붉은색 눈금으로 표시되어 있습니다.

유리관속의 수포가 회전 시에 소용돌이 모양으로 하부로 내려가고 소용돌이 모양의 끝 부분을 기준으로 붉은색 눈금을 읽어 RPM을 확인합니다.

## 본 제품의 RPM을 조절할 수 있는 레버

- 0-6 단계로 조절 가능
- 단순한 회전력의 세기조절 기능
- 좌,우로 조절이 가능
- 좌->우 로 갈수록 RPM이 증가
- 우->좌 로 갈수록 RPM이 감소

## HA-12 Specification

Max. RPM	3,600rpm
Max. RCF	1,811 x g
Max. capacity	6 x 15ml (max 90ml)
Drive motor	High torque DC motor
Power supply	220V, 60Hz, 0.3kW
Timer	0-30 minutes
Dimension	300 φ 380H

## 제품 설치방법

1. 제품의 원심관 부분에 따로 수납되어 있는 RPM게이지를 꺼내어 Rotor 가운데 부분에 돌려 결합합니다.
2. 제품을 평평하고 통풍이 잘 되는 곳에 수평을 맞추어 안착 시킵니다.
3. 제품에 연결되어 있는 220V 연결선으로 전원을 연결합니다.
4. 위 설명되어있는 방법으로 제품을 구동합니다.